


# Verpackungsanleitung

## Liquidator96




Ein sicherer Transport des Liquidators ist nur in der speziell dafür entwickelten Verpackung und unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise gewährleistet. Bitte prüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Komponenten vorhanden sind. Nehmen Sie vor einem Versand Kontakt mit uns auf, falls Teile fehlen und um die Modalitäten abzusprechen.

- 1 schwarzes Formteil (1)
- 1 Schutzkappe blau oder transparent (2)
- 2 kleine Schaumstoffpolster (3)
- 1 großes Schaumstoffpolster (4)
- 2 verbundene Kabelbinder (5)
- 1 Versandkarton (6)
- 1 weißes Formteil unten (7)
- 1 weißes Formteil oben (8)
- 1 große Plastiktüte (9)
- Unbedenklichkeitserklärung

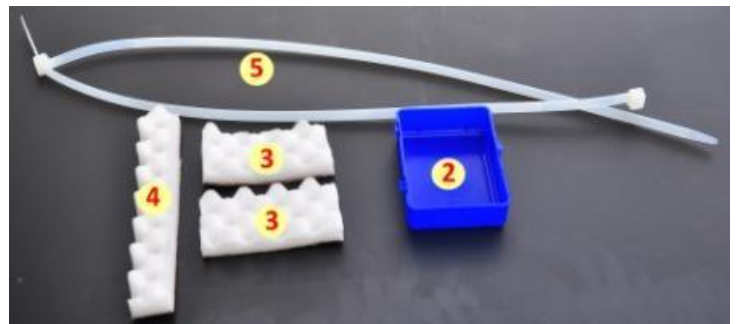


**1.** Fahren Sie den Pipettierkopf in die Mitte, schieben Sie die Schutzkappe (2) von unten über die Pinplatte und halten Sie die Schutzkappe (2) mit der einen Hand in dieser Position.

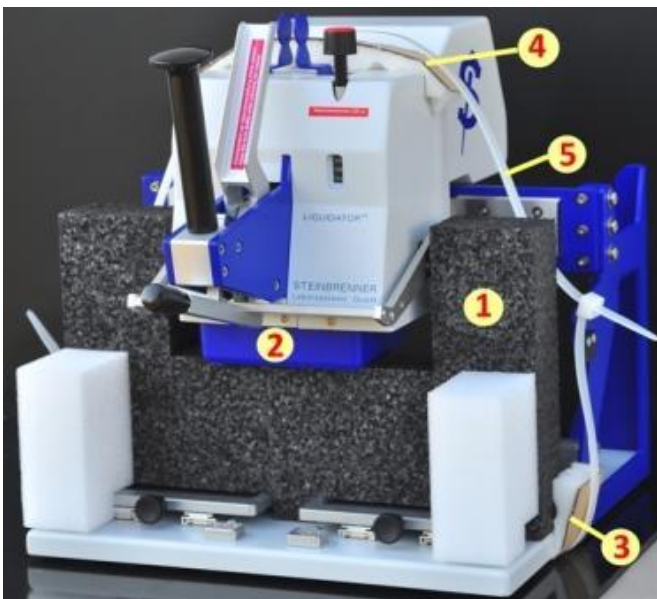

**2.** Schieben Sie mit der anderen Hand von vorne das schwarze Formteil (1) wie links abgebildet zwischen die Tische. Schieben Sie es so weit nach hinten, bis die aufgeklebten weißen Teile vorne bündig mit der Grundplatte abschließen und die Schutzkappe (2) in seiner Position fixiert ist.

**3.** Stellen Sie den Liquidator so auf die verbundenen Kabelbinder (5), dass deren Verbindungsstellen wie abgebildet seitlich am Liquidator liegen. Klemmen Sie die kleinen Schaumstoffpuffer (3) links und rechts zwischen Kabelbinder und

Grundplatte des Liquidators, den großen Schaumstoffpuffer (4) schieben Sie über den Pipettierkopf unter die Kabelbinder. Schließen Sie die Kabelbinder und ziehen Sie sie stramm fest, um den Pipettierkopf zu fixieren. Achten Sie dabei darauf, dass die Schaumstoffteile nicht verrutschen.

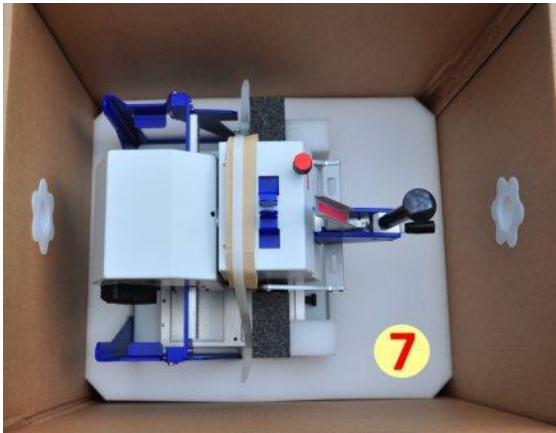

4. Führen Sie den Liquidator wie links abgebildet in das im Karton befindliche untere weiße Formteil (7) ein. Die Grundplatte des Liquidators passt exakt in dessen Aussparung. Drücken Sie das Gerät soweit nach unten, bis es flach und unverkantet auf dem Boden des Formteils (7) aufsitzt.

5. Stülpen Sie die Plastiktüte (9) zum Schutz über das Gerät und setzen Sie das obere weiße Formteil (8) wie rechts abgebildet von oben auf den Liquidator.



6. Legen Sie die vollständig ausgefüllte **Unbedenklichkeitserklärung** in den Karton (6) und kleben Sie ihn stramm zu, damit der Liquidator leicht verpresst und spielfrei im Karton sitzt. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich.

Der Liquidator ist nun versandbereit. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die Versandmodalitäten zu vereinbaren.

**Steinbrenner Laborsysteme GmbH**  
In der Au 17  
D-69257 Wiesenbach

[mail@steinbrenner-laborsysteme.de](mailto:mail@steinbrenner-laborsysteme.de)

Tel: +49 (0) 6223 - 861247

Fax: +49 (0) 6223 - 861248